

ACS

BALANCE COMPACTE

Ver.19.1- Juillet 2019

NOTICE D'UTILISATION

FRANCAIS



Veuillez lire ce manuel avec attention avant la mise en fonction de la balance que vous venez de recevoir



SOMMAIRE

Informations relatives à la sécurité	Page 3
Déclaration CE	Page 6
Utilisation	Page 8
• 1 - Mise à Niveau de la balance	Page 8
• 2 - Symboles de l'écran	Page 8
• 3 - Fonctions du clavier	Page 8
• 4 - Allumer/éteindre la balance	Page 9
• 5 - Mise à zéro	Page 9
• 6 - Fonction de Tare	Page 9
• 7 - Rétroéclairage – mise en veille	Page 9
• 8 - Fonction d'alarme de surcharge	Page 9
• 9 - Alimentation	Page 9
• 10 - Message d'erreurs	Page 10



INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE



Les consignes liées à la sécurité sont mentionnées dans ce manuel

Les consignes doivent être respectées pendant toutes les phases :

- **Installation**
- **Utilisation**
- **Entretien**
- **Réparation**

L'ensemble des utilisations autres que celles indiquées dans ce manuel ainsi que le non-respect des consignes de sécurité, dégagent le Fabricant de l'ensemble des responsabilités et annulent la garantie de la balance.

Avant la mise en fonction de la balance contrôlez si :

- **Elle n'est pas endommagée**
- **La tension de votre réseau électrique est bien la même que celle du chargeur externe de la balance. 220-240 V/50 Hz**
- **La fiche est adaptée à la prise de courant**

Veillez à ce que la balance soit placée sur une surface plane lorsqu'elle est en fonction de pesage.

Ne JAMAIS charger la balance au-delà de sa capacité maximale, qui est indiquée sur la plaque de l'indicateur.

Si le chargeur externe est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.



INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE



Utilisez cette balance uniquement pour la pesée de matériel.

Utilisez la balance dans des locaux ayant une température et une humidité modérées et sans condensation.

Utilisez la balance en l'absence de vibrations.

N'essayez jamais de démonter ou de réparer vous-même la balance. Dans le cas d'une réparation par une personne non compétente, la garantie est annulée.

Ne jamais nettoyer ou réparer la balance si elle est allumée.

Ne jamais utiliser la balance en présence d'une atmosphère explosive ou de produits inflammables.

Ne jamais utiliser la balance dans un environnement humide ou en contact direct avec de l'eau. Ne pas l'exposer aux agents atmosphériques (soleil, pluie, etc.).

Ne pas utiliser de produit chimique ou de détergent pour le nettoyage, qui pourrait facilement abîmer ou déformer votre balance.

Mettez la balance hors tension avant de monter ou de retirer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles pendant le fonctionnement.

Il est interdit d'apporter toute modification à la balance sans l'autorisation du Fabricant

Il est interdit d'utiliser la balance lorsqu'elle ne répond plus aux critères de sécurité.

Eteignez la balance dès que vous ne l'utilisez plus.

Utilisez la balance comme indiqué dans ce manuel.

Il est interdit de laver la balance avec des jets d'eau

Ne pas verser de liquides sur l'indicateur.

Afin de réduire le risque de pannes, ne tentez pas de démonter la balance. Elle ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Les réparations doivent être effectuées uniquement par votre service après-vente ou un technicien qualifié agréé.

Tout ce qui n'est pas expressément décrit dans ce manuel doit être considéré comme un usage impropre de l'appareil.

Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de la balance en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.



INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE



Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée à la fin de vie. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application des sanctions administratives prévues par la loi.



Séparez les emballages pour les recycler :

Le carton, le papier, le polystyrène de calage se recyclent.
Les sacs plastiques doivent être jetés aux ordures ménagères.

TIMBER
3, Grande rue
77940 ESMANS
FRANCE

Déclaration de conformité UE

Produit : BALANCE COMPACTE ACS
Modèle : ACS (3kg, 6kg, 15 kg, 30 kg)

Nous déclarons par la présente sous notre entière responsabilité que le produit concerné par cette déclaration respecte les exigences des directives mentionnées ci-après.

➤ DIRECTIVE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE - 2004/108/EC

EN 61326-6 :1997+A3 :2003

➤ DIRECTIVE RELATIVE AUX DECHETS DEEE 2012/19/UE

NF EN 50419



Date 10.04.2018
Lieu de délivrance : 77940 ESMANS - FRANCE

TIMBER
Juillet 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name or initials, located at the bottom right of the page.

GARANTIE

La garantie est d'un an, à compter de la date de livraison de la balance, elle couvre gratuitement la main d'œuvre et les pièces de rechanges éventuelles, uniquement dans le cas de pannes qui sont imputables ni au Client (excluant par conséquent le cas d'utilisation impropre) et ni au transport.

Si, pour une raison quelconque, l'intervention est demandée (ou nécessaire) sur les lieux d'utilisation, les frais de déplacement du technicien et éventuellement de ses nuitées et repas seront à la charge du Client.

Si l'instrument est expédié, les frais de transport (A/R) seront à la charge du Client. La GARANTIE ECHOUE en cas de pannes dues à des interventions effectuées par un personnel non autorisé ou à des branchements au réseau d'alimentation défectueux.

Aucune indemnisation ne sera due en cas d'endommagement, direct ou indirect subis par le Client par l'absence de fonctionnement ou par le fonctionnement partiel de l'instrument ou de l'installation en sa possession, même pendant la période couverte par la garantie.

TRACABILITE

Chaque matériel est identifié par un numéro de série, que vous retrouverez sur la plaque d'identification qui se trouve sur le côté gauche de votre balance.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité : 3,6,15,30 kg
- Précision : 0.2g - 0.5g – 1g - 2g
- Plateau : 280 x 220 mm
- Affichage LED hauteur 18 mm
- Boitier ABS
- IP : 54
- Alimentation : Batterie 9V 700 mA
- Chargeur externe : 220 VAC
- Température de fonctionnement : 0°C à +40°C
- Auto OFF

Fonctions du système de pesage :


- Brut/Tare/Net

UTILISATION

1 - Mise à niveau de la balance

La balance dispose d'un indicateur de niveau situé à gauche de l'écran. Elle est aussi équipée de quatre pieds réglables. Régler les pieds jusqu'à ce que la bulle soit située juste au centre du cercle de l'indicateur. Connecter la balance sans aucun objet sur le plateau, il doit être vide. L'interrupteur est situé sur le côté droit sous la balance. Celle-ci effectuera un décompte de 9 à 0, puis sera prête pour l'utilisation. Laisser la balance chauffer pendant 15 à 30 minutes avant de l'utiliser.

2 - Symboles de l'écran

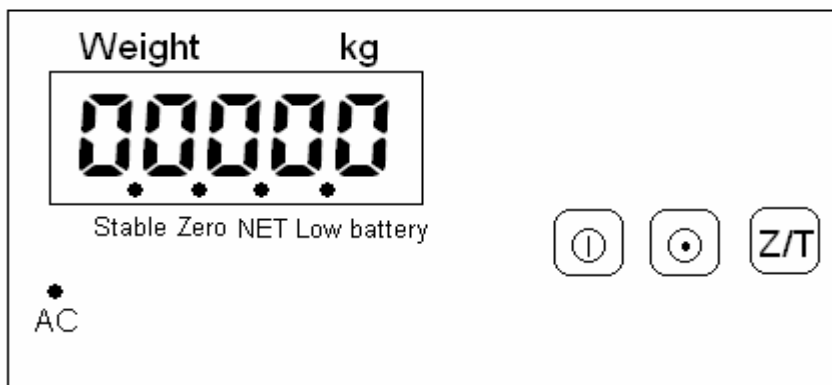




Stable : Le poids affiché est bien stable.

Zéro : Le poids affiché est le zéro.


Net : Le poids affiché est le poids Net

Low Battery : La batterie est déchargée.


3 - Fonctions du Clavier

Touches	Fonctions	
	ON/OFF Allumer et éteindre la balance.	
	Ecran LCD Allumer ou éteindre le Rétroéclairage.	Ecran LED Economiser la batterie.
	Zéro Régler le zéro. Tare Activer une tare.	


4 - Allumer / éteindre la balance

Pour allumer la balance, appuyer sur 

La balance effectuera un décompte de 9 à 0 , puis affichera la valeur zéro.


Pour éteindre la balance, appuyer sur 

5 - Mise à zéro

Appuyer sur  pour mettre l'écran à zéro lorsque le plateau vide, la balance n'affiche pas le zéro.


6 - Fonction de tare


Poser un récipient sur le plateau et appuyer sur  L'écran affichera le poids net : "0". Le symbole "NET" s'activera.

Pour annuler la tare, appuyer sur  et retirer le récipient.

Le symbole "NET" se désactivera.

7 - Rétroéclairage / Mise en veille

Maintenir appuyée  pour entrer dans le menu de la mise en veille, l'écran affichera seulement le point décimal.

Pour revenir au pesage, appuyer sur  cette même touche.

8 - Alarme de surcharge

Lorsque le poids posé sur le plateau est supérieur à la capacité maximale, l'écran affichera "-----" et la balance émettra un signal sonore.

Retirer immédiatement le poids du plateau.

9 - Alimentation

Secteur par adaptateur 220 V et Batterie.

La durée d'utilisation sur batterie est d'environ 20 heures.

Lorsque la batterie doit être rechargée, le symbole "Low battery" s'activera. Toutefois, la balance pourra continuer à fonctionner durant 10 heures environ après l'apparition de ce symbole puis elle s'éteindra automatiquement. Avant de s'éteindre, l'écran affichera les messages "Lobat" et "off" par deux fois.

Pour recharger la batterie, brancher l'alimentateur à une source de courant. La balance n'a pas besoin d'être allumée.

La batterie doit être rechargée pendant 12 heures.

Une LED indique le niveau de la batterie à droite de l'écran.

LED vert = batterie rechargée

LED rouge = batterie déchargée

LED jaune = batterie en cours de recharge

Note : La batterie doit être rechargée tous les 3 mois lorsque la balance n'est pas utilisée pendant une longue période.

10 – Messages d'erreurs

Erreurs codes	Causes possibles	Solution
E1	Perte du calibrage	Recalibrer
E2	Le rang du zéro est dérégulé.	Recalibrer la balance ou changer le capteur.
----	Le poids excède la capacité maximale.	Retirer immédiatement le poids du plateau.

Si les messages persistent, contactez votre revendeur.